

VPDD NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Tầng 3, Cao ốc Tuổi Trẻ
60A, Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: 028. 38448172 / 39975400 – Fax: 028. 39971661

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LY TÂM
HÃNG SẢN XUẤT: KUBOTA CORPORATION / NHẬT BẢN
NƯỚC SẢN XUẤT: NHẬT BẢN

1. Bật công tắc nguồn mở máy.
2. Nhấn nút OPEN mở nắp đậy.
3. Đặt ống nghiệm chứa mẫu vào giá đỡ và giỏ chứa.
4. Đóng nắp đậy chắc chắn.
5. Nhấn phím SPEED, chọn vận tốc bằng núm xoay, nhấn phím TIME, chọn thời gian bằng núm xoay, nhấn phím TEMP, chọn nhiệt độ làm lạnh núm xoay. Hoặc chọn các thiết lập nhanh với các phím nhớ 1, 2, 3.
6. Nhấn nút START để bắt đầu. Nếu cần dừng ngay, nhấn phím STOP.
7. Nhấn nút mở nắp sau khi hoàn tất và rotor dừng quay.
8. Lấy ống nghiệm chứa mẫu ra.
9. Đóng nắp đậy và tắt nguồn sau khi sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở